

RACCOON

貼る、ひねる、穴があく
注出、止栓

ごみ減量化アイテム！

PAT. No. 2073114


液取出し用栓「ペタップ」

詰め替えパックに便利な止め栓

パウチ「ペタップ」


どこにでもはれる便利な止め栓

PAT.

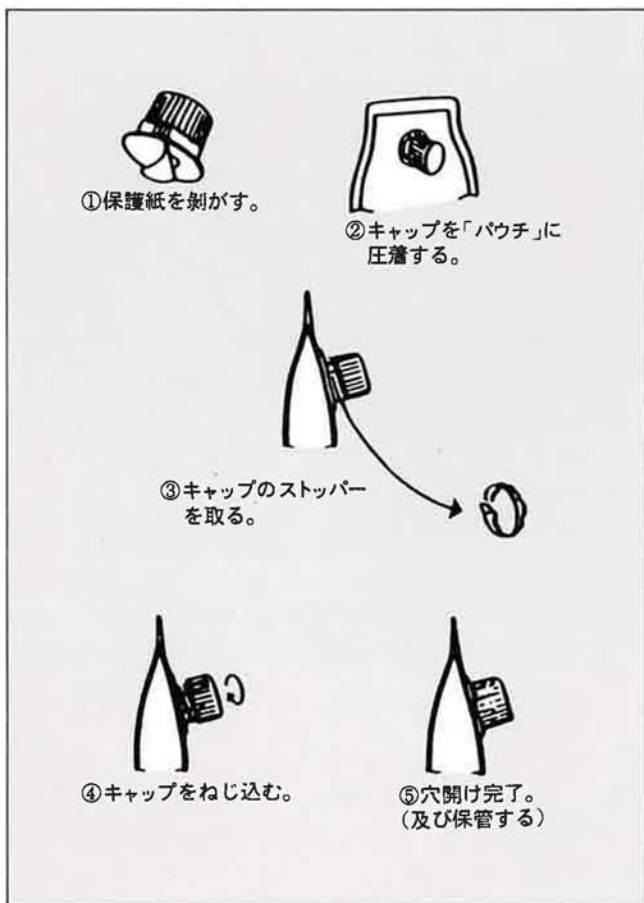

シールされた「パウチ」内の薬液の小出しが必要となった場合、「パウチ」の任意の場所にパウチ「ペタップ」をはれば、ただちにそこが小出し用の止め栓になります。

- 小出しの必要になった「パウチ」にのみ簡便に使用できます。
- 使用の直前に取り付ければよいので、「パウチ」の滅菌・輸送などには関係ありません。
- 1ヶづつ滅菌袋に包装されているので、無菌的に操作ができます。

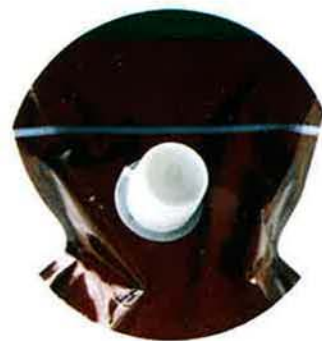

型式	外寸(mm)	重量(g)	包装
PT-20	φ25×H20	3.5	10ヶ入パック×15 1箱150ヶ入


●材質：PS、PP、接着剤、紙

製造販売元



三田理化工業株式会社

シールされた「詰め替えパック」内の液の小出しが必要な時、「詰め替えパック」の下図の場所に液取り出し用栓「ペタップ」を貼れば、ただちにそこが小出し用の止め栓になります。

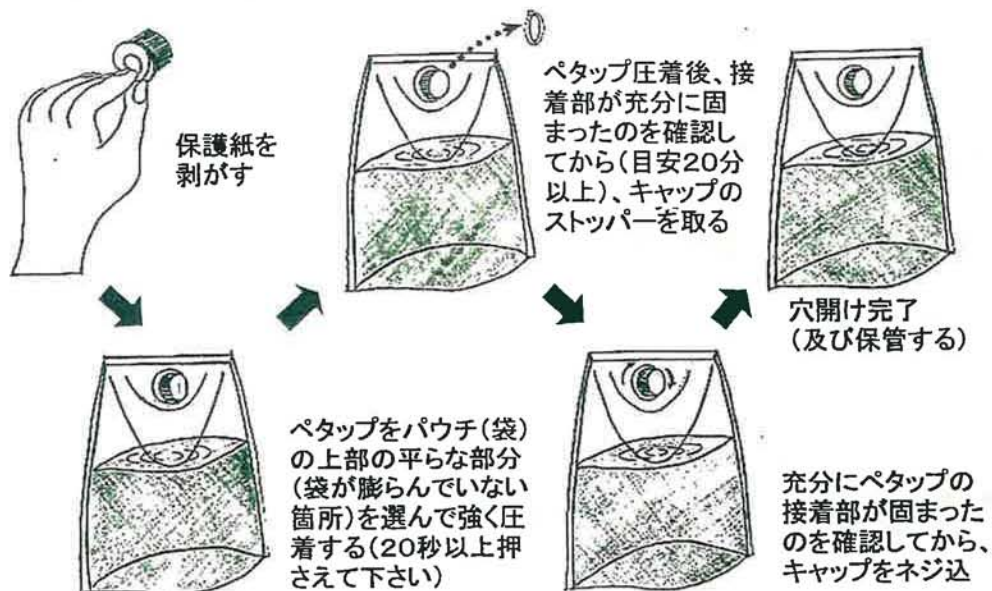

警告

1. ペタップは上図のようにパウチ(袋)の上部の安定した場所(袋が内容物で膨らんでいない平らな部分)を選んで強く圧着して下さい。
2. 貼付後すぐに穴開けをしないで下さい。
(接着部が十分に硬化しなければ、持続的な接着力を弱めることがあります。)
3. 貼付穴開け後、パウチ(袋)は常に縦置きに静かに保管し、袋内でペタップ穴部(裏側)に溶剤等が触れないようにして下さい。
4. ペタップ貼付後、キャップを締めたまま袋を踏んだり、押し付けたりしないで下さい。
(袋の中の気圧や液圧でペタップの接着力を弱めたり、外れたりする場合があります。)
5. ペタップ口部から液垂れした場合は乾いた布等できれいにふき取って下さい。
6. 界面活性剤を含む溶剤は静置していても両面テープの接着力を著しく弱めますので、その場合は、両面粘着テープをきれいに取り除き、市販の強力接着剤等で貼付けて下さい。

使用上の注意

1. 貼付面はきれいにして下さい。貼付面が汚れていたり、濡れていると貼付できなかったり外れやすくなります。
2. 内容物の温度が低い場合(冷蔵・冷凍)、高い場合(湯、レトルト)は外れやすくなりますので、使用しないで下さい。
3. 貼付後、キャップに強い衝撃を与えたり、キャップを持って振ったり、袋を押すと外れる場合があります。
4. 界面活性剤、溶剤など内容物によっては外れやすく、貼付部より洩れる場合があります、使用しないでください。
5. キャップ内の突出部でケガをするので口へ入れたり、踏んだり、手で強く押さないで下さい。
6. 取替用両面テープは本体の丸穴に合わせてしっかり貼り付けて下さい。
7. 貼付後、高温場所や低温場所、多湿な場所へは保管しないで下さい。
8. 貼付後はなるべく早くご使用ください。長期間のご使用の場合は新しいペタップへ張り替えて下さい。

材質 / キャップ ポリプロピレン製、本体 スチロール製、両面粘着テープ

製造元 三田理化工業株式会社

〒531-0076 大阪市北区大淀中2-8-2
TEL(06)6458-0971 FAX(06)6458-2393