

精密洗浄・滅菌済み

RACCOON

# ステリバイアル / ステリアンプル



精密洗浄 スピーディー  
純水洗浄 開封後すぐ注入

滅菌済み

バイアル/アンプル  
乾熱滅菌 180℃  
ゴム栓・キャップ  
高圧蒸気滅菌 121℃

経済的

	2	5	10	20	30	50	100	仕様	透明又は茶
バイアル	—	脱気バック 10本入					5本入	ホウケイ酸ガラス瓶 (5~100ml) ブチル/テフロン/シリコンゴム栓 フリップ/アルミキャップ付	
		トレイ 10本入					—	上質ガラス、ワンポイント	
アンプル	—					—	—	上質ガラス、ワンポイント	
	—					—	—	上質ガラス、ワンポイント	

製造販売元

**M** 三田理化工業株式会社

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2  
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102

mail : [sales@racoon.co.jp](mailto:sales@racoon.co.jp)

【ホームページ】  
<https://www.racoon.co.jp/>

TEL : 06-6458-0971 FAX : 06-6458-2393  
TEL : 03-3812-5371 FAX : 03-3812-5041

お気軽にお問い合わせください!



## ハンドクリッパー使用方法



①薬液を入れた瓶に、ゴム栓を確実に装着し、キャップを水平に乗せる。



②キャップの上からハンドクリッパーのチャック奥にある天板へ水平に押し当てる。



③押し当てた状態を保ちながら、ハンドクリッパーの柄を静かに握りしめる。(完全に握り込む前に、瓶を軽く回しながら締めると、より確実に締まる。)



④握った手を開き、ハンドクリッパーのチャック部から瓶を取り出せば完成。

## ステリバイアル組み合わせ

ステリバイアルは、瓶のサイズ・色・ゴム栓・キャップを、お客様の用途に合わせて自由に組み合わせることができます。瓶、ゴム栓、キャップを各10個ずつ(100mlサイズは5個ずつ)それぞれ真空パックし、化粧箱に収納してお届けいたします。ご用命の際は、型式をお申し付けください。

### 型式例

10ml、透明、フチル栓、フリップAキャップをご用命の場合  
 ステリバイアル(SB) + 容量(10) + 色(C) + ゴム栓(B) + キャップ(FA) = **SB-10C-BFA**



### ①バイアル瓶【透明(C)・遮光(B)】

容量	5ml	10ml	20ml	30ml	50ml	100ml
1箱の入数	10本	10本	10本	10本	10本	5本
型式	SB-5	SB-10	SB-20	SB-30	SB-50	SB-100

### ②ゴム栓

材質	フチル栓 (B)	テフロン栓 (T)	シリコン栓 (S)

### ③キャップ

名称	フリップA	フリップB	アルミA	アルミB
形状 (閉)				
形状 (開)				
型式	FA	FB	AA	AB

\*ハンドクリッパーはフリップタイプ用(HCF-2)とアルミタイプ用(HC-2)があります。ご注意ください。

## —アンプル関連製品—

### ローリングアンプル熔封器 AY-20 型



- 横置きで右手での熔封作業がスムーズ
- 内用液の流出を防ぐため横軸の角度が調整可能
- バーナーを傾けるだけでロール回転が停止
- ロール回転速度も自由に設定可能

### ラックアンンプル熔封器 AS-N 型



- 回転台付きのシンプルな構造のバーナー
- 各サイズの充鎮されたアンプルを、手動作業で極めて簡単に溶封可能
- 点火の際はエアークックを閉じて行い、点火後にエアークックを開いて火力調整可能
- 一般都市ガス、LPガス、天然ガス全てに対応

### ラックアンラボコン MAP-30P 型



- 電磁式エアープンプ
- アンプル熔封器のエアール供給に最適
- 小型計量で高耐久性
- 低騒音、低振動、低消費電力
- 装置仕様  
外法：W191×D174×H186  
電圧：100V  
消費電力：22W  
周波数：50/60Hz  
騒音レベル：35dB

製造販売元

**三田理化工業株式会社**

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2  
 東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102

mail : [sales@racoon.co.jp](mailto:sales@racoon.co.jp)

【ホームページ】

<https://www.racoon.co.jp/>

TEL : 06-6458-0971 FAX : 06-6458-2393  
 TEL : 03-3812-5371 FAX : 03-3812-5041

お気軽にお問い合わせください!

