

精密洗浄・滅菌済み

RACCOON

ステリバイアル / ステリアンプル



精密洗浄 スピーディー
純水洗浄 開封後すぐ注入

滅菌済み

バイアル/アンプル
乾熱滅菌 180℃
ゴム栓・キャップ
高圧蒸気滅菌 121℃

経済的

	2	5	10	20	30	50	100	仕様	
バイアル	—							ホウケイ酸ガラス瓶 (5~100ml) ブチル/テフロン/シリコンゴム栓 フリップ/アルミキャップ付	透明 又は 茶
		脱気バック 10本入					5本入		
アンプル				—	—	—	—	上質ガラス、ワンポイント	
		トレイ 10本入							

製造販売元

M 三田理化工業株式会社

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102

mail : sales@racoon.co.jp

【ホームページ】

<https://www.racoon.co.jp/>

TEL : 06-6458-0971 FAX : 06-6458-2393
TEL : 03-3812-5371 FAX : 03-3812-5041

お気軽にお問い合わせください！



ハンドクリッパー使用方法



①薬液を入れた瓶に、ゴム栓を確実に装着し、キャップを水平に乗せる。



②キャップの上からハンドクリッパーのチャック奥にある天板へ水平に押し当てる。



③押し当てた状態を保ちながら、ハンドクリッパーの柄を静かに握りしめる。(完全に握り込む前に、瓶を軽く回しながら締めると、より確実に締まる。)



④握った手を開き、ハンドクリッパーのチャック部から瓶を取り出せば完成。

ステリバイアル組み合わせ

ステリバイアルは、瓶のサイズ・色・ゴム栓・キャップを、お客様の用途に合わせて自由に組み合わせることができます。瓶、ゴム栓、キャップを各10個ずつ(100mlサイズは5個ずつ)それぞれ真空パックし、化粧箱に収納してお届けいたします。ご用命の際は、型式をお申し付けください。

型式例

10ml、透明、ブチル栓、フリップAキャップをご用命の場合

ステリバイアル(SB) + 容量(10) + 色(C) + ゴム栓(B) + キャップ(FA) = **SB-10C-BFA**



① バイアル瓶 【透明(C)・遮光(B)】

容量	5ml	10ml	20ml	30ml	50ml	100ml
1箱の入数	10本	10本	10本	10本	10本	5本
型式	SB-5	SB-10	SB-20	SB-30	SB-50	SB-100

② ゴム栓

	ブチル栓(B)	テフロン栓(T)	シリコン栓(S)
材質			

③ キャップ

名称	フリップA	フリップB	アルミA	アルミB
形状(閉)				
形状(開)				
型式	FA	FB	AA	AB

*ハンドクリッパーはフリップタイプ用(HCF-2)とアルミタイプ用(HC-2)があります。ご注意ください。

ーアンプル関連製品ー

ローリングアンプル熔封器 AY-20 型



- 横置きで右手での熔封作業がスムーズ
- 内用液の流出を防ぐため横軸の角度が調整可能
- バーナーを傾けるだけでロール回転が停止
- ロール回転速度も自由に設定可能

販売停止

ラックーンアンプル熔封器 AS-N 型



- 回転台付きのシンプルな構造のバーナー
- 各サイズの充鎮されたアンプルを、手動作業で極めて簡単に溶封可能
- 点火の際はエアークックを閉じて行い、点火後にエアークックを開いて火力調整可能
- 一般都市ガス、LPガス、天然ガス全てに対応

販売停止

ラックーンラボコン MAP-40P 型



- 電磁式エアープンプ
- アンプル熔封器のエア供給に最適
- 小型計量で高耐久性
- 低騒音、低振動、低消費電力
- 装置仕様
外法: W191×D174×H186
電圧: 100V
消費電力: 22W
周波数: 50/60Hz
騒音レベル: 35dB

販売停止

製造販売元

M 三田理化学工業株式会社

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102

mail: sales@racoon.co.jp

【ホームページ】

<https://www.racoon.co.jp/>

TEL: 06-6458-0971 FAX: 06-6458-2393
TEL: 03-3812-5371 FAX: 03-3812-5041

お気軽にお問い合わせください!

